

武汉宝钢制罐有限公司管理文件

文件编号：WHBGZG/W07.07

第 1 版

签发：罗志前

品检仪器操作规程 (012)

- 1 仪器编号： WHC-QC-012
- 2 仪器名称： 恒温水浴锅
- 3 型 号： HH.S-11-2
- 4 技术参数 电源： 220V
温度调节范围： 室温-100℃
温度波动度： ±0.1℃
温度均匀性： ±0.1℃

5 使用方法

5.1 使用时必须加一定量的水(水量按使用而定,但水位必须高于电热管及调节器),为缩短时间,可放入一定量的温水.

5.2 接通电源开关绿色指示灯亮

5.3 按住“set”键,按上、下键调节控制温度,调节显示屏上温度显示值,这个显示值即为恒温控制温度值.

5.4 在 1000ML 烧杯中加入 600ML 硼砂水,待温度达到设定值后,放入待煮的罐底,煮 30 分钟后取出,观察有无变色,有变色及时调整.

6 注意事项

6.1 加水之前,切勿接通电源,以防电热管烧毁.

6.2 箱外壳必须妥善接地,以防触电.

7 维护修理

7.1 使用完毕应将电源断开.

7.2 箱内外应经常保持整洁, 加热用水使用软化水或纯水为最好, 不可加入腐蚀性液体, 用完请将箱内水放尽擦干, 切勿长期存放不用.

7.3 在使用过程中小心烫伤和割伤。

7.4 箱体内水位不能太高和太低，防止溢出和干烧。